



Laboratory Equipment Manufacturer
www.mrclab.com



תראות התקנה למזקה שולחני מדגם DIST-G

תיאור כללי של חלקי המזקה

גוף המזקה



כבל מתח



חומר ניקוי



ראש המזקה



הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023

התקנת מיכל קיבול חיצוני לאגירת מים מזוקקים



הפוך את מיכל הקיבול בזהירות על משטח רך



מקם את טבעת המגן מסביב לתחתית המיכל בצורה ישרה והפוך חזרה את מיכל הקיבול



מקם את טבעת הסיליקון על המכסה בחלקו הפנימי של המכסה



וודא שהטבעת ממוקמת בצורה ישרה בתוך המכסה

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



מקם את המכסה על מיכל הקיבול וסובב אותו עם כיוון השעון, כך שיהודק היטב למיכל הקיבול. חלקו העליון של מיכל הקיבול מכיל מספר חריצים בצורת הברגה, על מנת לוודא הידוק בין המכסה למיכל



הכן את חלקי ידית הנשיאה, הכוללים ידית נשיאה, שתי רצועות הידוק ממתכת, שני ברגי הידוק ושני אומים



מקם את רצועת ההידוק הראשונה בחריץ, בחלקו העליון של מיכל הזכוכית, כמתואר בתמונה

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



מקם את ידית הנשיאה בתוך רצועת ההידוק כמתואר בתמונה.
יש לשים לב לכיוון הידית כאשר חלקה הרחב יותר, נמצא בחלק
התחתון.



הכניס את בורג ההידוק מצד ימין לצד שמאל, כך שיעבור הן את הידית
והן את רצועת ההידוק מצד לצד.



וודא שהבורג עבר מצד לצד, דרך הידית ודרך רצועת ההידוק ויצא החוצה
כמתואר בתמונה

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



הברג את האום ואל תהדק אותו בינתיים



חזור על השלבים הקודמים והתקן הפעם את רצועת ההידוק התחתונה בצורה זהה



הברג את האום התחתון ואל תהדק אותו בינתיים

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



וודא כי שתי הרצועות ממוקמות במרכז שני החריצים במיכל הקיבול



מקם את הידית שתהיה בקו אחד עם פתח הריקון, כך שהידית תהיה בחלק האחורי והפתח יהיה בחלק הקדמי למזיגה ואחיזה קלה



השתמש במברג מוצלב על מנת להדק את שני הברגים לאומים בצורה הרמטית, אך לא חזקה מדי, למניעת שבירת או סדיקת המיכל. יש לוודא מרכז הידית בהתאם לסעיף הקודם

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



התקן את המשפך על פתחו של מכסה מיכל הקיבול



כך צריך להיות ממוקם מיכל הקיבול ביחס למזקק

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023

התקנת המכשיר



מלא מי ברז או מים מינרלים עד לקו הסימון FULL.
אין להרתיח שום דבר אחר מלבד מי שתיה



וודא שהאטם בראש המזקק מותקן בצורה נכונה ובכיוון הנכון כמתואר
בתמונה ונמצא מסביב הקיפו של ראש המזקק

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



מקם את ראש המזקק על גוף המזקק בהתאם לתמונה, כך שכבל ההזנה יורד מלמעלה למטה ונמצא בקו אחד מעל השקע השמאלי. הכנס את התקע לשקע בצורה הרמטית.



הדק את ראש המזקק לגוף המזקק, על ידי לחיצה כלפי מטה על ראש המזקק, לאטימה הרמטית בין ראש המזקק לגוף המזקק ולמניעת נזילות ודליפות

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com


נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



וודא שראש המזקק מהודק היטב לגוף המזקק מכל הקיפוי והחריץ מסביב שווה בכל ההיקף וקטן ככל האפשר



חבר את כבל המתח שסופק עם המזקק, לשקע ההזנה הימני בגוף המזקק, מתחת למדבקת הזיהוי, וודא הידוק מוחלט בין השקע לתקע

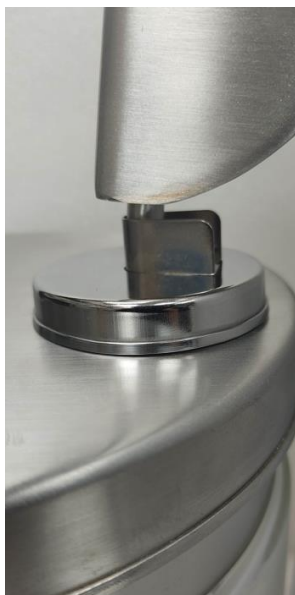

קרב את מיכל הקיבול לפילטר של ראש המזקק, וודא שהזרבונית של הפילטר נמצאת בתוך המשפך כמתואר בתמונה.

הערה: אין מניעה כלל לעבוד ללא המשפך והעיקר שהטיפות יטפטפו לתוך מיכל האגירה

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



חבר את התקע לשקע ישראלי מוארק ותקני 230VAC



כעת תתבצע הרתחה של המים בגוף המזקק ומיכל הקיבול יתמלא במים מזוקקים ככל שיעבור הזמן



בסיום הזיקוק, התקן את הפקק על מיכל הקיבול, למניעת כניסת אבק ולכלוך למים

הערה: בסיום הזיקוק ולאחר התקררות המכשיר, מומלץ להשאירו פתוח, לשם ייבושו ומניעת ריחות ולחות גבוהה בתוכו.

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023

הוראות החלפת פילטר פחם פעיל במזקק מדגם DIST

הערות:

את ההתקנה נדרש לבצע כאשר המכשיר ריק ויבש וכאשר הוא מנותק מרשת החשמל.
ההוראות מתייחסות לבית פילטר מפלסטיק (דגם קודם) ולבית פילטר מנירוסטה (דגם חדש).

התקנה:



1. נתק את המכשיר מרשת החשמל.



2. שלוף את התקע הראשי מגוף המזקק.



3. שלוף את התקע של ראש המזקק מגוף המזקק.



4. נתק את ראש המזקק מגוף המזקק והנח אותו כאשר הוא הפוך על השולחן.

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com


נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



5. שלוף את בית הפילטר החוצה בזהירות
ע"י הרמת בית הפילטר כלפי מעלה
ולאחר מכן משיכתו כלפי חוץ.



6. שלוף את שקית הפילטר המשומשת החוצה והשלך
לפח.

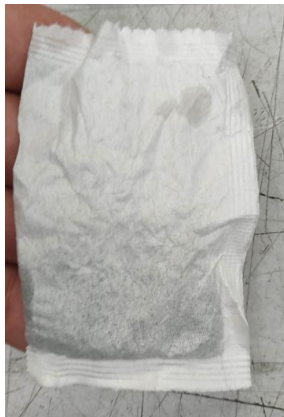

7. קפל את הפילטר החדש לשני
חלקים והכנס אותו פנימה לתוך
בית הפילטר, כך שיכסה היטב
את פתח הזרבובית ואת כל החלק
הפנימי של בית הפילטר, ללא
רווחים.



8. הרכב חזרה את בית הפילטר לראש המזקק בסדר הפוך מהאמור
בסעיף 5, כך שהלשונית תיכנס ראשונה פנימה לחריץ, שנמצא מתחת
לאטם הסיליקון
ולאחר מכן דחוף את בית הפילטר כלפי מטה.

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023



9. וודא שבית הפילטר ממוקם בתושבת ומהודק היטב לראש המזקק.

10. מלא מי ברז עד לקו הסימון FULL והתקן את ראש המזקק על גוף המזקק.
11. וודא אטימות מוחלטת בן ראש המזקק לגוף המזקק.
12. חבר את שני התקעים לגוף המזקק וחבר המזקק לרשת החשמל.
13. בצע זיקוק אחד מלא ושפוך לכיור את כל המים המזוקקים שהתקבלו.
14. ניתן להשתמש במים, לאחר הזיקוק השני.

הגביש 3, חולון, 58817. טל. 03-5595252. פקס. 03-5594529. mrc@mrclab.com

נכתב ונערך ע"י אודי סער, מאי 2023